


創意集點 GO 蛋白質樣品萃取

- For Bacteria
- For Mammalian cells
- For Insect cells

I. 細菌

- 快速：只要十分鐘！
- 操作簡單：加入 20 倍的 xTractor 靜置十分鐘即可。
- 溫和破菌，不傷蛋白
- 兩種包裝
 - 1) TALON xTractor Buffer Kit：包含 200 mL xTractor Buffer, 可破 10 g 的菌, 及 DNase I 和 Lysozyme 可以更有有效的打破細胞壁。
 - 2) TALON xTractor Buffer 500 mL 容量, 以提供量大客戶使用。

流程簡圖

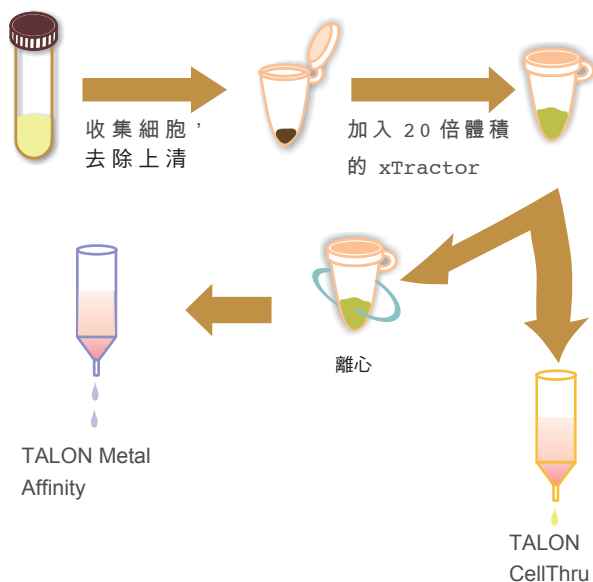


貨號	產品	包裝	特價
635623	TALON XTRACTOR BUFFER KIT	each	12,164.
635625	TALON XTRACTOR BUFFER	500 ml	12,668.

III. 昆蟲細胞

- 立即見效！
- 操作簡單：加入 dish 中，以劃圈方式刮取細胞即可。
- 最經濟的 Lysis buffer。
- 是你準備 Western blot sample 的最佳伴侶！


流程簡圖

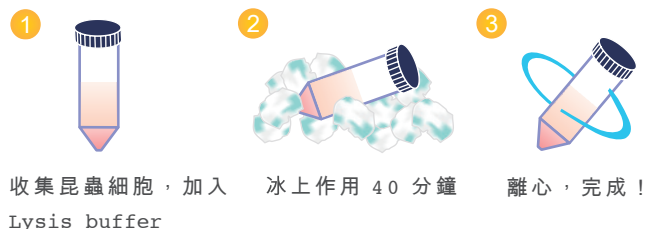

II. 哺乳類細胞~溫和篇

- 操作簡單：加入 5 倍 pellet 體積的 Buffer, 冰上靜置三十分鐘即可, 再離心 20 分鐘, 上清即為 Total protein。
- 溫和破菌, 不傷蛋白
- 經濟包裝：附 Protease Inhibitor cocktail
- 至多可作用 7×10^9 的細胞 (依細胞大小不同, 略有差異)
- 保證至少可得 4 mg/ml 的產量


流程簡圖

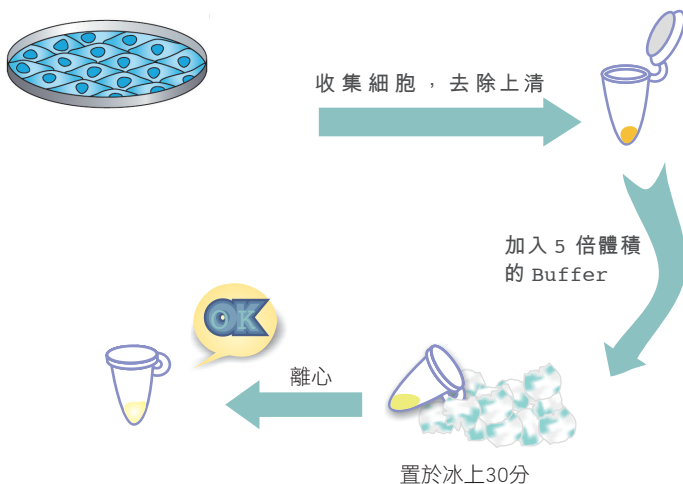

II. 哺乳類細胞 ~ 激情篇

- 立即見效！
- 操作簡單：加入 dish 中，以劃圈方式刮取細胞即可。
- 最經濟的 Lysis buffer。
- 是你準備 Western blot sample 的最佳伴侶！

流程簡圖

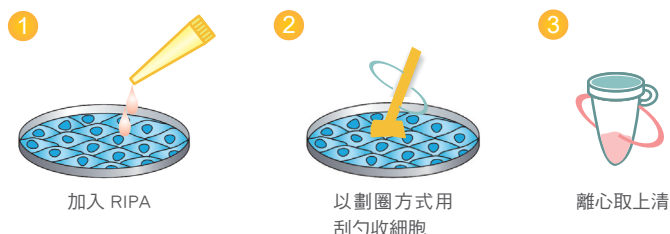

貨號	產品	包裝	特價
631946	Transfactor whole cell extraction kit	each	10144
20-188	RIPA Lysis Buffer (10X)	100 mL	電洽
554778	Insect Lysis Buffer	50 mL	電洽
LysisMate			
AY2002-PI	Proteinase inhibitor cocktail and Phosphatase inhibitors (100X)	350 μ LX3	5000
9999	Proteinase inhibitor cocktail (100X)	350 μ L	2700